

**МИНОБРНАУКИ РОССИИ**

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  
«Юго-Западный государственный университет»  
(ЮЗГУ)

Кафедра фундаментальной химии и химической технологии

**ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ  
ПО ОСНОВАМ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ**

Методические указания по выполнению лабораторных работ по курсу «Химическая технология» для студентов направления подготовки 04.03.01 (020100.62) «Химия» и специальности 04.05.01 (02.02.01.65) «Фундаментальная и прикладная химия»

Курск 2015

УДК 661

Составители: Е.В. Агеева, А.А. Корчевский

Рецензент

Кандидат химических наук, доцент *Н.А. Борщ*

**Лабораторный практикум по основам химической технологии** : методические указания по выполнению лабораторных работ по курсу «Химическая технология» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: Е.В. Агеева, А.А. Корчевский. Курск, 2015. 26 с.: ил. 3. табл.10. Библиогр.: с. 26.

Приведены методические указания по выполнению лабораторных работ по химической технологии.

Методические указания соответствуют требованиям программы по курсу «Химическая технология» для студентов направления подготовки 04.03.01 (020100.62) «Химия» и специальности 04.05.01 (02.02.01.65) «Фундаментальная и прикладная химия».

Текст печатается в авторской редакции

Подписано в печать

Формат 60x84 1/16.

Усл.печ.л. 1,6.

Уч.-изд.л. 1,5.

Тираж 50 экз. Заказ.

Бесплатно.

Юго-Западный государственный университет.

305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94.

## СОДЕРЖАНИЕ

Лабораторная работа №1. <b>Изучение кинетических характеристик сорбции красителя</b>	4
Лабораторная работа №2. <b>Влияние рН на сорбцию красителя</b>	6
Лабораторная работа №3. <b>Изучение динамической сорбции красителя</b>	7
Лабораторная работа №4. <b>Приготовление легкоплавких стекол</b>	9
Лабораторная работа №5. <b>Получение металлов и сплавов</b>	11
Лабораторная работа №6. <b>Анализ твердого и жидкого топлива</b>	14
Лабораторная работа №7. <b>Получение минеральных удобрений</b>	18
Лабораторная работа №8. <b>Получение и анализ сернистого натрия</b>	21
<b>Библиографический список</b>	26

## Лабораторная работа № 1.

### Изучение кинетических характеристик сорбции красителя

**Цель работы:** оценить способности ионообменных сорбентов и активированных углей извлекать красители.

Сорбенты – твердые вещества или жидкости, применяются для поглощения газов, паров или растворенных веществ. Часто в качестве сорбентов используют активированные угли, силикагели, окись алюминия, цеолиты.

Большую группу сорбентов представляют синтетические ионообменные смолы и их разновидности – ионообменные волокна. Ионообменные сорбенты содержат функциональные группы, способные к реакции ионного обмена. Для улучшения сорбционной способности активированных углей их модифицируют, например, путем дополнительного окисления и такие угли содержат функциональные группы (чаще всего - COOH), способные к ионному обмену.

Жидкие сорбенты – дибутилфталат, трикрезилфосфат и др. – применяются в химической промышленности и в качестве поглощающей фазы в газожидкостной хроматографии.

**Материальное обеспечение:** бюретки для титрования, фотоколориметр КФК-2, аналитические весы, колбы плоскодонные емкостью 50 мл, пробки, колбы плоскодонные емкостью 100 мл, пипетки.

#### Ход работы:

#### 1. Построение калибровочного графика раствора красителя

Готовят стандартный раствор красителя концентрацией 0,1 г/л (берут кислотный синий, синьку или др.). Из него готовят серию растворов, отбирая в мерные колбы 1 мл, 2 мл, 5 мл, 10 мл, 15 мл, 20 мл исходного раствора и доводят водой до метки (в мерных колбах на 100 мл). С помощью колориметра КФК-2 ( $\lambda=590$  нм, чувствительность 3,  $l=10,090$  мм), определяют оптическую плотность растворов и строят калибровочный график.

## 2. Определение кинетических характеристик сорбции красителя

Взвешивают на аналитических весах 5 образцов сорбента (по указанию преподавателя) массой  $0,25 \pm 0,01$  г. Помещают сорбент в колбы, заливают с помощью пипетки 50 мл раствора с красителем, концентрация которого известна (т.е. с пробой красителя, использовавшейся для построения калибровочного графика), прикрывают пробками и оставляют для извлечения красителя сорбентом в статических условиях на 15, 30, 80, 120 минут.

По истечении указанного времени определяют содержание красителя, измерив оптическую плотность. Рассчитывают количество адсорбированного красителя. Результаты исследования сорбционной способности сорбента заносят в таблицу 1.

**Таблица 1. Кинетическая характеристика сорбции красителя**

№ пробы	Время, мин	Масса сорбента, г	Оптическая плотность	Концентрация красителя в растворе, мг/л	Сорбция красителя, г/кг
1	15				
2	30				
3	60				
4	120				
5	150				

По данным эксперимента строят график зависимости сорбции красителя сорбентом во времени, откладывая по оси координат сорбцию красителя (г красителя/г сорбента), по оси абсцисс – время (мин).

*Контрольные вопросы:*

1. Напишите формулу красителя кислотного синего К.
2. Какие функциональные группы входят в его состав, назовите их и укажите, какие химические свойства определяются ими?
3. Укажите области практического применения красителя.

## **Лабораторная работа № 2. Влияние рН на сорбцию красителя**

**Цель работы:** оценить влияние рН на способность ионообменных сорбентов и активированных углей извлекать красители.

**Материальное обеспечение:** бюретки для титрования, рН-метр/ иономер Мультитест ИПЛ-111, фотоколориметр КФК-2, колбы плоскодонные емкостью 50 мл, пробки, колбы плоскодонные емкостью 100 мл, пипетки.

### **Ход работы:**

#### **1. Построение калибровочного графика раствора красителя**

Готовят стандартный раствор красителя концентрацией 0,1 г/л (берут кислотный синий, синьку или др.). Из него готовят серию растворов, отбирая в мерные колбы 1 мл, 2 мл, 5 мл, 10 мл, 15 мл, 20 мл исходного раствора и доводят водой до метки (в мерных колбах емкостью 100 мл). С помощью колориметра КФК-2 ( $\lambda=590$  нм, чувствительность 3,  $l=10,090$  мм), определяют оптическую плотность растворов и строят калибровочный график.

#### **2. Изучение влияния рН равновесного раствора на сорбцию красителя**

Взвешивают на аналитических или торсионных весах 5 образцов сорбента массой около  $0,25 \pm 0,01$  г, помещают сорбент в колбы, заливают с помощью пипетки 50,0 мл отобранного раствора с красителем и добавляют в колбы 0,1 мл, 0,2 мл, 0,5 мл, 0,1 н HCl, а также 0,1 мл и 0,5 мл 0,1 н NaOH. Прикрывают колбы пробками и оставляют для извлечения красителя в статических условиях на 120 минут.

По истечении указанного времени определяют рН равновесного раствора с помощью рН-метра и определяют содержание красителя в растворе. Рассчитывают количество адсорбированного красителя. Данные заносят в таблицу 2.

**Таблица 2. Влияние рН раствора на сорбцию красителя**

№ образца	Масса образца, г	рН равновесного раствора	Оптическая плотность	Концентрация красителя в растворе, мг/л	Сорбция красителя, г/кг
1					
2					
3					
4					
5					

Строят график зависимости сорбции красителя от величины рН равновесного раствора, откладывая по оси абсцисс рН равновесного раствора, по оси ординат сорбцию красителя.

*Контрольные вопросы:*

1. Имеется 100 мл раствора красителя кислотного синего К, рН которого составляет 3,78. Как изменится рН раствора, если к нему добавить: а) 10 мл 0,2 н раствора HCl; б) 20 мл 0,5 н раствора гидроксида натрия.
2. Какие функциональные группы отвечают за проявление кислотно-основных свойств, ответ поясните.
3. На основании эксперимента сформулируйте зависимость сорбции от величины рН.

### **Лабораторная работа № 3.**

#### **Изучение динамической сорбции красителя**

**Цель работы:** оценить способности ионообменных сорбентов извлекать красители.

**Материальное обеспечение:** бюретки для титрования, фотоколориметр КФК-2, магнитная мешалка, колбы плоскодонные емкостью 50 мл, пробки, колбы плоскодонные емкостью 100 мл, пипетки.

**Ход работы:****1. Построение калибровочного графика раствора красителя**

Готовят стандартный раствор красителя концентрацией 1 г/л (берут кислотный синий, синьку или др.). Из него готовят серию растворов, отбирая в мерные колбы 1 мл, 2 мл, 5 мл, 10 мл, 15 мл, 20 мл исходного раствора и доводят водой до метки (в мерных колбах на 100 мл). С помощью колориметра КФК-2 ( $\lambda=590$  нм, чувствительность 3,  $l=10,090$  мм), определяют оптическую плотность растворов и строят калибровочный график.

**2. Изучение сорбции красителя в динамических условиях.**

Для этого отбирают в колбу или стакан 100 мл раствора с известной концентрацией и перемешивают его с помощью магнитной мешалки в течение 120 минут. Каждые полчаса отбираю пробы и исследуют оптическую плотность. Полученные данные заносят в таблицу 3.

**Таблица 3. Сорбция красителя в динамических условиях**

№ пробы	Время, мин	Оптическая плотность	Концентрация красителя в растворе, кг/г
1			
2			
3			
4			
5			

Построить выходную кривую сорбции красителя сорбентом в динамических условиях.

По оси ординат отложить концентрацию красителя в растворе (мг/л), по оси абсцисс время динамической сорбции.

*Контрольные вопросы:*

1. Чем отличается динамическая сорбция от статической?
2. Какие функциональные группы отвечают за проявление сорбции красителя?



3. На основании эксперимента сформулируйте зависимость сорбции от времени динамического воздействия и поясните свои выводы.

### **Лабораторная работа № 4. Приготовление легкоплавких стекол**

**Цель работы:** Изучить сущность метода химических и физико-химических процессов варки стекла. Получить легкоплавкое окрашенное стекло.

Для варки стекла используются оксиды, носящие название стеклообразователей. К ним относятся кварцевый песок  $\text{SiO}_2$ , сода  $\text{Na}_2\text{CO}_3$ , поташ  $\text{K}_2\text{CO}_3$ , известняк  $\text{CaCO}_3$ , борная кислота  $\text{H}_3\text{BO}_3$ , оксиды свинца  $\text{PbO}_2$  и  $\text{PbO}$ . Кроме того, в состав шихты могут входить обесцвечиватели, удаляющие слабую окраску стекол, глушители, делающие стекло матовым и красители, придающие стеклу любую окраску.

**Материальное обеспечение:** шамотный, корундовый или фарфоровый тигель емкостью 20 – 30 см<sup>3</sup>, тигельные щипцы, муфельная печь, ступка с пестиком, сито, весы, кварцевый песок.

#### **Ход работы:**

##### **1. Приготовление легкоплавких стекол.**

Варку стекла ведут при температурах от 1273 до 1773К, но, меняя состав шихты, можно получить легкоплавкие стекла при температуре 760-1000 К. Обычно к таким легкоплавким стеклам относятся свинцовые и боратные стекла, содержащие оксиды калия или натрия.

Для приготовления прозрачных и легкоплавких стекол - борсвинцовосиликатных - можно рекомендовать смеси, представленные в таблице 4.

Для того, чтобы варка стекла проходила успешно, выбирают те смеси, температура плавления которых примерно на 50-100°С ниже температуры печи. Расчет ведут на 1-1,5 г шихты.

**Таблица 4. Состав шихты**

№ п/п	Состав шихты, %			$t_{\text{плавления}}, ^\circ\text{C}$
	РЬО	$\text{B}_2\text{O}_3$	$\text{SiO}_2$	
1	84,0	11,5	4,5	484
2	75,0	15,0	10,0	540
3	86,6	13,4	-	497
4	92,7	7,3	-	565

Предварительно оксиды растирают в ступке и просеивают через сито. Оксиды отвешивают на весах с точностью до 0,01 г и тщательно перемешивают. Затем 0,5-0,8 г смеси всыпают в тигель и помещают в нагретую печь. После того как смесь перейдет в вязкую жидкость, тигель вынимают, всыпают в него новую порцию шихты и снова помещают в печь. Полученная масса должна быть совершенно однородной. Для этого ее выдерживают в расплавленном состоянии в течение 10-15 мин.

На основе вышеперечисленных прозрачных стекол можно приготовить окрашенные стекла. Для этого к приготовленной шихте, дающей прозрачные стекла, нужно добавить оксид, сообщающий стеклу соответствующую окраску (таблица 5). Интенсивность окраски зависит от количества добавленного оксида.

**Таблица 5. Красители для легкоплавких стекол**

N п\п	Краситель	Масса оксидов, г	Окраска
1	Оксид железа (II)	0,2-0,3	Сине-зеленая
2	Оксид железа (III)	0,3-0,5	Желто-зеленая
3	Оксид кобальта	0,003-0,1	Синяя
4	Оксид никеля	0,1-0,2	Сине-зеленая
5	Оксид меди (II)	0,1-0,2	Голубая
6	Оксид хрома (III)	0,05-0,1	Зеленая
7	Оксид марганца	0,01-0,05	Дымчато-красная
8	Нитрат серебра	0,1-0,3	Желтая
9	Сера	1-2	Черная
10	Оксид олова	5-6	Молочное стекло

Записать состав шихты для получения легкоплавкого стекла, методы его окраски и привести расчет состава шихты.

*Контрольные вопросы:*

1. Перечислите вещества, способные давать стекла.
2. Почему при медленном охлаждении расплавленного стекла оно иногда становится мутным?
3. Какую роль при изготовлении стекла выполняют осветлители и глушители?
4. Сколько нужно взять кальцинированной соды, мела и кварцевого песка для приготовления 100 кг оконного стекла состава  $\text{Na}_2\text{O} * \text{CaO} * 6\text{SiO}_2$ .
5. Сколько нужно взять поташа, содержащего 80%  $\text{K}_2\text{CO}_3$ , мела, содержащего 90%  $\text{CaCO}_3$  и песка, содержащего 95%  $\text{SiO}_2$ , чтобы получить 300 кг стекла состава  $\text{K}_2\text{O} * \text{CaO} * 6\text{SiO}_2$ ?

### **Лабораторная работа № 5. Получение металлов и сплавов**

**Цель:** получить металл или его сплав восстановлением оксида металла или смеси оксидов металлов твердым углеродом или газообразным восстановителем и определить выход металла.

Металлы встречаются в природе:

- 1) в самородном состоянии: Pt, Au, Ag, Cu.
- 2) в виде минералов:  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  – красный железняк,  $2\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$  – бурый железняк,  $\text{Fe}_3\text{O}_4$  – магнитный железняк, PbS – свинцовый блеск, ZnS – галенит, HgS – киноварь.

Перед получением металлов из руд их обычно обогащают, т.е. отделяют пустую породу и примеси.

Металлургия – наука о методах и процессах производства металлов из руд и других металлосодержащих продуктов, о получении сплавов и обработки металлов.

Виды металлургии:

1. Пирометаллургия (металлургия высоких температур)
2. Гидрометаллургия (получение металлов из растворов)
3. Электрометаллургия (получение металлов электролизом)




#### 4. Микробиологическое получение металлов.

**Материальное обеспечение:** муфельная печь; фарфоровый тигель с крышкой; фарфоровая ступка с пестиком; весы; сито.

#### **Ход работы:**

##### **1. Восстановление оксидов металлов в тигле твердым углем.**

При восстановлении оксидов металлов твердым углеродом протекают реакции, сопровождающиеся выделением газообразных оксидов углерода:

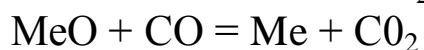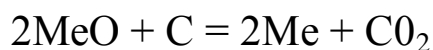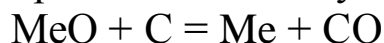

При тщательном измельчении и перемешивании исходных компонентов эти реакции протекают с достаточной скоростью по достижении определенной температуры, различной для разных оксидов металлов.

Массу навески оксида металла (PbO, CuO) берут с таким расчетом, чтобы получить 2-3 г металла, а древесный уголь - в полуторном количестве по сравнению со стехиометрическими значениями, в качестве флюса добавляют 1-2% хлорида натрия или калия. Эту смесь хорошо измельчают, перетирают и тщательно перемешивают.

Однородный порошок засыпают в тигель, уплотняют пестиком и на поверхность укладывают слой древесного угля с размером кусков 1-2 см. Тигель плотно закрывают крышкой, помещают в муфельную печь и нагревают до температуры 800-1000°C, при которой выдерживают 20-30 мин. После этого вынимают тигель из печи и ставят охлаждать. Затем содержимое высыпают, отделяют королек металла или сплава, которые должны были выделиться в результате восстановления, и, зная массу полученного металла, рассчитывают его выход.

##### **2. Получением металлов металлотермическим методом.**

Для опыта берут 5 г сухих измельченных оксидов

(высушивание производится при 200-300°C). Массу алюминия рассчитывают в соответствии с уравнением реакции.

Состав смеси:

1) 37%  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  + 63%  $\text{Cr}_2\text{O}_3$ ;

2) 55%  $\text{Mn}_3\text{O}_4$  + 45%  $\text{Fe}_2\text{O}_3$ ;

Вещества отвешивают на весах с точностью до 0,01 г, тщательно перемешивают и пересыпают в тигель. Верх шихты засыпают зажигательной смесью, которую составляют из 2,25 мас.ч. калиевой селитры и 1 мас.ч. порошка алюминия. Зажигательную смесь перемешивают и перетирают в ступке.

Смесь зажигается от ленты магния, которую предварительно готовят приклеивая магниевый порошок к фильтровальной бумаге. Реакция проходит с сильным разбрасыванием раскаленных частичек, поэтому ее проводят в вытяжном шкафу. После охлаждения тигля вынимают образовавшийся королек металла. Рассчитывают выход продукта.

*Контрольные вопросы:*

1. Сырье для доменной плавки и его подготовка.
  2. Физико-химические процессы, протекающие при плавке чугуна.
  3. Науглероживание, шлакообразование и другие процессы плавки чугуна.
  4. Сырье для выплавки стали и его подготовка к плавке.
- Состав шихты.

5. Физико-химические процессы, происходящие при выплавке стали в мартеновской печи.

6. Вычислите расход руды для выплавки 1000 кг чугуна, массовая доля железа в котором 93% с использованием: а) магнетита, в котором 25% пустой породы; б) гематита, в котором 27% пустой породы; в) лимонита, в котором 30% пустой породы; г) гетита  $2\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ , в котором 29% пустой породы; д) сидерита  $\text{FeCO}_3$ , в котором 32% пустой породы. При расчетах принять во внимание, что во всех случаях из руды в чугун переходит 97% железа (по массе).

7. Сколько чугуна, в составе которого 92% железа (по массе), можно получить из окатышей, которые производит в течение 30

дней установка мощностью 2500 т/сут. Массовая доля  $\text{Fe}_3\text{O}_4$  в окатышах 85%, а в чугунах переходит 98% железа (по массе).

### **Лабораторная работа № 6.** **Анализ твердого и жидкого топлива**

#### **Цель работы:**

1. Провести анализ твердого топлива на содержание отдельных компонентов.
2. Провести анализ жидкого топлива на содержание отдельных компонентов.

**Материальное обеспечение:** сушильный шкаф; муфельная печь; аналитические весы; ступка; бюкс; сито; набор стеклянной посуды для перегонки; термометр.

#### **Ход работы:**

##### **1. Определение влажности твердого топлива.**

Каменный уголь измельчают в ступке и просеивают. Берут 1-2 г топлива и помещают в предварительно взвешенный бюкс, распределяют топливо ровным слоем и высушивают при 102-105°C около 2 ч до постоянной массы. Высушенное топливо вынимают из сушильного шкафа, закрывают бюкс крышкой и охлаждают. После этого бюкс взвешивают. Содержание влаги рассчитывается по формуле в %:

$$w = m \cdot 100 / m_1,$$

где  $m_1$  - навеска топлива, г.

После первого определения проводят повторное просушивание при 104-105°C в течение 30 мин. Потеря в массе не должна превышать 0,01 г. Высушивание повторяют до тех пор, пока убыль в массе окажется меньше 0,01 г. Результаты оформить в таблице.

**Таблица 6. Определение влажности твердого топлива**

Масса навески топлива, г	Масса навески после высушивания, г	Убыль в массе, г	Влажность, %

**2. Определение количества летучих веществ в топливе.**

Навеску измельченного твердого топлива массой 1 г помещают в сухой, предварительно взвешенный тигель. Тигель закрывают крышкой и помещают в муфельную печь при температуре 850°C. Тигель выдерживают в печи 7 мин. При этом происходит удаление влаги и летучих веществ. Затем тигель вынимают и охлаждают на воздухе. Охлажденный тигель взвешивают и количество летучих веществ рассчитывают по формуле:

$$\omega(\text{лв}) = \frac{(m_1 - m_2 - m_3) \cdot 100}{m_1},$$

где  $m_1$  - масса навески топлива, г;

$m_2$  - масса навески после прокаливания, г;

$m_3$  - масса влаги в топливе, г.

Количество влаги вычисляется, исходя из процентного содержания влаги в угле. Результаты оформить в таблице.

**Таблица 7. Определение летучих веществ в топливе**

Навеска топлива, г	Убыль в массе, г	Влажность, г	Количество летучих веществ, г	Количество летучих веществ, %

**3. Определение зольности твердого топлива.**

В предварительно прокаленный и взвешенный фарфоровый тигель или лодочку отвешивают 1-2 г топлива и помещают в муфельную печь. Нагревают тигель 1 ч при 800°C. После этого тигель вынимают из печи, охлаждают и взвешивают. Зольность рассчитывается по формуле:

$$\omega(\text{з}) = \frac{m \cdot 100}{m_1},$$

где  $m$  - масса зольного остатка, г;

$m_1$  - масса топлива, г.


Для проверки правильного определения зольности топлива тигель с зольным остатком можно еще раз прокалить. Между двумя определениями разница массе не должна превышать 0,001 г. Результаты оформить в таблице.

**Таблица 8. Определение зольности твердого топлива**

Масса топлива, г	Масса золы, г	Зольность, %

#### 4. Определение фракционного состава нефти.

Собрать установку по схеме, изображенной на рисунке 1.

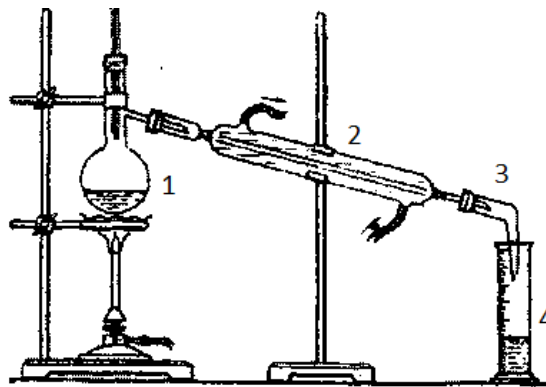

1- колба Вюрца с термометром; 2 - холодильник;  
3 - аллонж; 4 - приемник

**Рисунок 1. Схема установки**

Отмерить 25 мл нефти, влить ее через воронку в перегонную колбу и закрыть колбу пробкой с термометром на 300°C. Нагревают колбу в колбонагревателе. Отмечают температуру начала перегонки, т.е. ту температуру, при которой стекут в приемник первые капли дистиллята. Перегонку ведут со скоростью 1 капля в 1 сек. Когда температура в перегонной колбе достигнет 170°C, записывают объем образовавшейся бензиновой фракции. Продолжая нагревание перегонной колбы, собирают лигроиновую фракцию (170-230°C), затем - газойлевую (230-300°C). Остаток в колбе представляет собой мазут. На основании полученных



данных вычисляют фракционный состав нефти в процентах. Результаты оформить в таблице 9.

**Таблица 9. Фракционный состав нефти**

Фракция	Объем, мл	Фракционный состав, %
Нефть		
Бензин		
Лигроин		
Газойль		
Мазут		

*Контрольные вопросы:*

1. При сухой перегонке древесины из березы при 450-500°C в среднем получается древесного угля 32%, газа 14%, смолы 16%, воды 28%, уксусной кислоты 7%, метилового спирта 1,6%, ацетона 0,9%. Газ содержит 46% диоксида углерода, 33% оксида углерода, 17% метана, 2% этилена и 2% водорода. Определить, сколько получается неорганических и органических веществ из одной тонны березовой древесины (в %).

2. Почему при повышении температуры сухой перегонки количество органических веществ и диоксида углерода в продуктах перегонки уменьшается, а количество оксида углерода и водорода увеличивается?

3. При газификации твердого топлива при нормальном давлении образуется около 2,7% метана, а при 20 атм. его образуется 22,2%. Чем это объясняется?

## **Лабораторная работа № 7. Получение минеральных удобрений**

**Цель работы:**

1. Получить аммиачную селитру в кристаллическом виде, определить ее выход по азотной кислоте и содержание в ней аммонийного азота.


2. Получить сульфат аммония в кристаллическом виде, определить его выход по серной кислоте и содержание в нем аммонийного азота.

**Материальное обеспечение:** колбонагреватель, электроплитка, термометр, капельная воронка, колба Вюрца, фарфоровая чашка, сатуратор, кристаллизатор, аналитические весы, воронка Бюхнера с колбой Бунзена, насос Камовского.

**Ход работы:**

### **1. Получение аммиачной селитры**

Аммиачная селитра получается путем нейтрализации 50-60%-ного раствора азотной кислоты газообразным аммиаком.

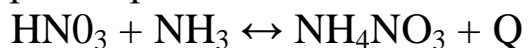


В промышленности теплоту реакции используют для испарения воды и концентрирования аммиачной селитры.

Аммиачную селитру можно получить в приборе, представленном на рисунке 2.

Перед началом работы проверяют концентрацию азотной кислоты, и аммиака. Она должна быть 48-60% для азотной кислоты и не менее 25% для раствора аммиака.

После этого по заданию преподавателя 15-20 мл азотной кислоты наливают в капельную воронку, а в колбу Вюрца 75-100 мл раствора аммиака. Колбу Вюрца закрывают пробкой и нагревают на колбонагревателе. После того как аммиак начинает поступать в нейтрализатор, открывают кран капельной воронки и медленно, по каплям пропускают через нейтрализатор азотную кислоту.

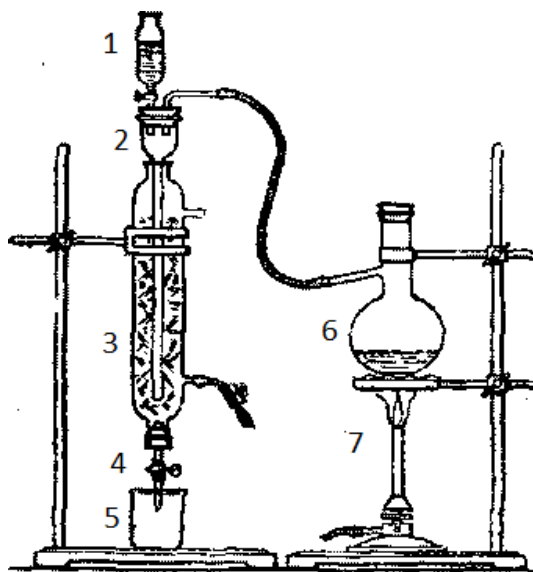

1 - воронка с  $\text{HNO}_3$ , 2 – переходник, 3 – реактор, 4 – кран,  
 5 - фарфоровая чашка, 6 - колба Вюрца с  $\text{NH}_3$ конц,  
 7 - колбонагреватель

**Рисунок 2. Схема установки**


Образующаяся в виде белого тумана аммиачная селитра конденсируется и непрерывно стекает в нижнюю часть реактора и оттуда в отдельно взвешенную фарфоровую чашку.

Закончив приливать кислоту, закрывают кран капельной воронки и продолжают еще несколько минут пропускать аммиак. Затем проверяют раствора аммиачной селитры лакмусовой бумажкой. Если раствор имеет кислую реакцию, то его переливают в капельную воронку и пропускают через нейтрализатор, не прекращая подачу аммиака. Эту операцию осуществляют до появления щелочной реакции раствора

После этого прекращают подачу аммиака из колбы Вюрца, ополаскивают воронку 3-4 раза порциями дистиллированной воды по 5 мл и промывают этими порциями нейтрализатор. Промывные воды присоединяют к раствору аммиачной селитры и ставят фарфоровую чашку с раствором на песчаную баню. Помешивая раствор стеклянной палочкой, упаривают его до появления белых паров, температура при этом достигает 433К. После охлаждения и кристаллизации аммиачной селитры взвешивают чашку и, высчитав массу полученной селитры, определяют ее выход в процентах, от количества взятой азотной кислоты.

## 2. Получение сульфата аммония.

Сульфат аммония можно получить в приборе, представленном на рисунке 3.

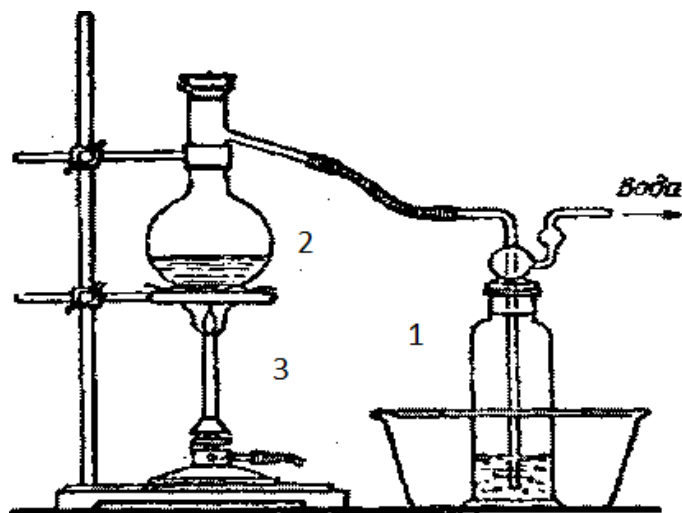

1 – сатуратор, 2 - колба Вюрца с  $\text{NH}_3_{\text{конц.}}$ ,  
3 - спиртовка

### Рисунок 3. Схема установки

Собрав прибор по схеме 3, отмерьте 20 мл 75%-ного раствора серной кислоты в сатуратор. В колбу Вюрца налейте 100 мл 25%-ного раствора аммиака.

Закройте колбу пробкой и осторожно нагрейте, доведя аммиак до кипения. Процесс ведут до получения слабокислого раствора и выделения кристаллов сульфата аммония. Испытав раствор на кислотность, отфильтруйте выпавшие кристаллы сульфата аммония, промойте 2-3 раза холодной дистиллированной водой, перенесите в фарфоровую чашку и высушите в сушильном шкафу до постоянного веса. Вычислив массу полученного сульфата аммония, определяют его выход в процентах, исходя из количества взятой серной кислоты.

#### Контрольные вопросы:

1. Какие азотные и фосфорные вы знаете? Составьте уравнения реакций их получения. Для чего растениям необходимы азот, фосфор и калий?

2. Рассчитайте массу сульфата аммония, который следует взять, чтобы внести в почву на площадь 5 га азот массой 2 т. Какая

масса удобрения должна попасть на каждый квадратный метр почвы?

3. Массовая доля оксида фосфора (V) в суперфосфате равна 20%. Определите массу удобрения, которую надо внести под плодовое дерево, если для его нормального развития требуется 15,5 г фосфора.


### **Лабораторная работа № 8. Получение и анализ сернистого натрия**

#### **Цель работы:**

1. Ознакомление с производством сернистого натрия и его свойствами.
2. Получение сернистого натрия в лабораторных условиях, его анализ и составление материального баланса процесса.


Сернистый натрий применяется в анилино-красочной промышленности для производства сернистых красителей, ряда полупродуктов и в текстильной промышленности в качестве восстановления (крашение сернистыми красителями), а также в кожевенной, химической промышленности для получения полисульфидов, сульфгидрида натрия (NaHS), тиосульфата натрия и др.

Сернистый натрий получают восстановлением сульфата натрия. Восстановление может протекать под действием угля или газов: водорода и окиси углерода.

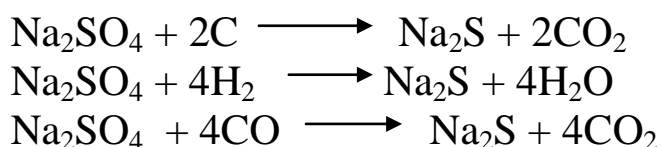

Основным промышленным методом получения сернистого натрия является восстановление сульфата натрия малозольным каменным углем. Компоненты золы могут образовывать с натрием нерастворимые в воде силикаты и тем самым снижать выход сернистого натрия.

В присутствии влаги, вносимой с углем, часть сернистого натрия, реагируя с уголекислотой, может превращаться в соду. Выделяющийся при этом сероводород окисляется кислородом, что также может снизить выход.

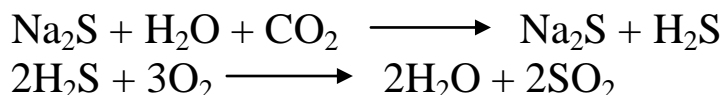

Восстановление сульфата натрия углем осуществляется в механических печах периодического или непрерывного действия. Сырьем служит хорошо измельченная шихта, состоящая из сульфата натрия и угля в отношении 1:0,3-0,4. Из полученного плава после охлаждения и дробления извлекают водой (выщелачивают) сернистый натрий. Растворы после отстаивания и декантации упаривают при температуре 175-185°C до концентрации сернистого натрия не менее 62,5%. Готовый продукт в виде расплава сливают в железные барабаны (емкостью 160-200 кг), которые запаивают. Выход сернистого натрия составляет 80-85% теоретического.

**Материальное обеспечение:** аналитические весы, фарфоровая ступка с пестиком, фарфоровый тигель, фарфоровый стакан, тигельные щипцы, муфельная печь, электроплитка, сушильный шкаф, термометр, набор стеклянной посуды, воронка Бюхнера с колбой Бунзена, насос Камовского.

### **Ход работы:**

#### **1. Получение сернистого натрия.**

Навеску сульфата натрия и навеску угля (количество определяет преподаватель) тщательно измельчают в ступке, перемешивают и помещают в фарфоровый тигель. Последний закрывают сверху взвешенным асбестовым кружком и засыпают сверху тонким слоем взвешенного песка (10г).

Тигель (при помощи тигельных щипцов) ставят в муфельную печь предварительно нагретую до температуры 800-900°C и затем процесс ведут при этой температуре в течение 40 минут. По окончании восстановления тигель вынимают из печи, охлаждают

до температуры 30-40°C и опускают в фарфоровый стакан, в который налито 300 мл дистиллированной воды для выщелачивания плава.

Воду вместе с плавом и тиглем нагревают на электроплитке 20-30 минут для полного растворения сернистого натрия. Раствор фильтруют в колбу Бунзена с помощью насоса через предварительно взвешенный фильтр. Весь нерастворимый осадок из стакана переносят на фильтр с помощью другого взвешенного фильтра и промывают небольшими порциями горячей воды, которую прибавляют к основному маточнику. Фильтрат переводят в мерную колбу, охлаждают, доливают водой до метки и тщательно перемешивают.

В полученном растворе определяют количественное содержание сернистого натрия.


Осадок вместе с фильтрами помещают в фарфоровую чашку и высушивают в сушильном шкафу при температуре 110-120°C, взвешивают. Определяют массу остатка и находят количество не прореагировавшего угля (за вычетом масс фильтров, асбеста, песка).

## **2. Количественное определение сернистого натрия.**

Количественное определение сернистого натрия основано на его взаимодействии с избыточным количеством титрованного раствора йода и обратном титровании последнего раствором тиосульфата натрия.

В колбу на 500 мл наливают пипеткой 25 мл 0,1 н раствора йода, 20 мл уксусной кислоты (20%-ной) и добавляют 200-250 мл дистиллированной воды. Затем медленно приливают 5 мл испытуемого раствора (приготовленного в мерной колбе как указано выше). Колбу закрывают пробкой, и содержимое хорошо перемешивают.

При этом происходят следующие процессы:

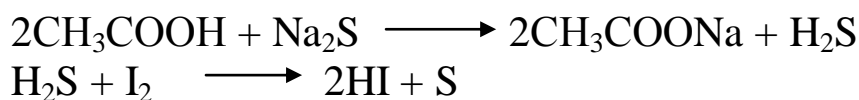

Избыток йода оттитровывают 0,1 н тиосульфатом натрия в присутствии крахмала, который добавлять в конце титрования (при

изменении окраски содержимого колбы до светло-желтого). Проводят два параллельных определения. Одновременно в тех же условиях проводят контрольный опыт, причем вместо раствора сернистого натрия берут такое же количество воды.

Количество  $\text{Na}_2\text{S}$  в (г) вычисляется по формуле:

$$Q = \frac{E * V_K (V_1 - V_2) * n}{1000 * p},$$

где  $E$  – эквивалент сернистого натрия, равный  $78:2=39$ ,

$V_K$  – объем мерной колбы, мл,

$V_1$  – число мл тиосульфата натрия, пошедшего на титрование в контрольном опыте,

$V_2$  – число мл тиосульфата натрия, пошедшее на титрование испытуемого раствора,

$n$  – нормальность тиосульфата натрия,

$p$  – объем раствора, взятого на титрование, мл.

### 3. Расчет выхода продуктов

1) Рассчитывают теоретический выход сернистого натрия на основании взятого количества сульфата натрия и его анализа.

2) Зная количество практически полученного сернистого натрия на основании данных анализа рассчитывают степень превращения (конверсию) исходных реагентов.

### 4. Составление материального баланса

Материальный баланс выражают в виде таблицы 10, состоящей из двух частей: приходной – для введения веществ и расходной - для полученных веществ и потерь.

Количество углекислого газа принимают на основании стехиометрического расчета, согласно основной реакции синтеза с учетом количества образовавшегося сернистого натрия. Необходимо учесть, что часть угля сгорает.

Количество не прореагировавшего сульфата натрия определяют по разности взятого для реакции вещества и израсходованного, согласно количеству полученного сернистого натрия.



**Таблица 10. Материальный баланс процесса**

Приход			Расход		
Наименование	г	моль	Наименование	г	моль
1. Сульфат натрия			1. Сернистый натрий		
2. Уголь			2. Углекислый газ (по расчету)		
3. Песок			3. Углекислый газ (при сгорании угля)		
4. Асбест			4. Непрореагировавший сульфат натрия (по расчету)		
5. Фильтры			5. Непрореагировавший уголь		
			6. Минеральный остаток (асбест, песок)		
			7. Фильтры		
			8. Неувязка баланса		
Итого:			Итого:		

*Контрольные вопросы:*

1. Использование сернистого натрия в текстильной и химической промышленности.
2. Основные способы получения сернистого натрия.
3. Степень превращения исходных реагентов в целевой продукт, конверсия.

**Библиографический список:**

1. Мухленов И.П. Общая химическая технология: в 2 ч. Учебник Ч 1. Теоретические основы химической технологии / И.П. Мухленов [и др.], под. ред. И.П. Мухленова 5-е изд., стер. - М.: Альянс, 2009. - 256 с.

2. Ключников Н.Г. Практические занятия по химической технологии. – М.: Просвещение, 1978. – 296 с.

3. Решетников П.А., Логинов Н.Я. Сборник примеров и задач по основам химической технологии. – М.: Просвещение, 1973. – 207 с.

4. Важнейшие химические производства: Сырьевая база: Учебное пособие. / Л.М. Миронович, И.Г. Воробьева, Е.А. Гречушников. – Курск: Юго-Зап. гос.ун-т, 2013. - 119с.

5. Гребенникова Р.В. Методические рекомендации к лабораторному практикуму по прикладной химии. – Курск: Изд-во Курск. гос. ун-та, 2004. – 22 с.